

**DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES:**

- ✓ Instalar o banho maria em uma bancada firme e nivelada;
- ✓ Por intermédio de um Becker, ou vasilha, abastecer a cuba do Banho Maria com água limpa, ou com o líquido específico de teste, tomando o cuidado de verificar os níveis máximos e mínimos;
- ✓ Os níveis de água deverão está máximo e mínimo, devem ser observados para que não haja transbordamento do líquido e para o conjunto sensor de temperatura e resistência fiquem mergulhados.
- ✓ Durante o processo de abastecimento deverá ser considerado o volume das estantes com os respectivos tubos, para que não ocorra transbordamento de água, quando o banho for com as provas.