



DESCRIÇÃO PARA ATIVIDADE:

- ✓ Antes de ligar o aparelho a tomada, certifique-se de que a chave geral encontra-se desligada;
- ✓ Estufa de bancada destinada para o uso de secagem e esterilização com temperatura de 50°C a 250°C;
- ✓ Quando utilizar a estufa para secagem de materiais em baixas temperaturas, certifique-se que o ventilador existente no topo da estufa esteja semiaberto, e após o processo, com a câmara vazia eleve a temperatura da estufa até 160°C por um período de 60 minutos, para tal exaustão da umidade interna;
- ✓ Seu controlador pode ser analógico;
- ✓ O sensor de temperatura localiza-se na parte interna da câmara, tomar o devido cuidado para não danificá-lo durante o carregamento da câmara.